



# Caractéristiques techniques

Spectromètre: Shimadzu

Modèle: AXIMA Assurance Linear MALDI-ToF Mass Spectrometer

Mode de réflexion: Positif – Linéaire


Colonne: Agilent J&W, DB-5MS UI / 60m / Diamètre 0.250 mm / film 0.25um

## Présentation de la technique



spectrométrie de MALDI-ToF, pour **Matrix-Assisted** La masse Desorption/Ionization - Time of Flight, est une méthode analytique puissante de déterminer précisément la masse moléculaire permettant macromolécules telles que les peptides, protéines, polymères synthétiques ou encore des structures biomoléculaires complexes. Elle s'appuie sur une double innovation: une méthode d'ionisation douce, la MALDI, qui permet d'analyser des espèces fragiles sans fragmentation, et un analyseur de masse à temps de vol, le ToF, capable de séparer les ions selon leur rapport masse/charge avec une grande précision et dans des temps très courts.

### MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization)

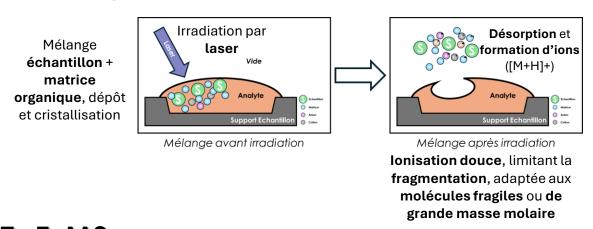

#### **ToF-MS** (Time of Flight – Spectromètre de masse)


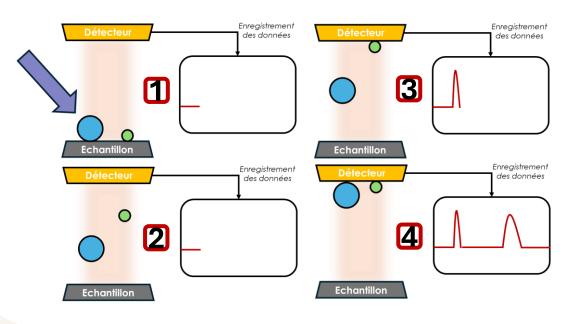



Schéma de fonctionnement du MALDI-ToF

# **Applications potentielles**





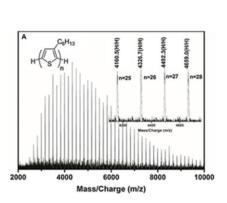

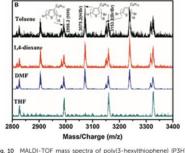


Détermination de masse molaires

Fig. 10 MALDI-TOF mass spectra of poly(3-hexy(thiophene) (P3HT) obtained in different solvents. (P3HT synthesized in THF (A) and other solvents (B)). Reprinted with permission from ref. 121.

A. 'Bin Sun, Anal. Methods, 2023, 15,868-883

Analyse de protéines

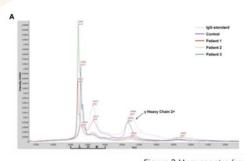


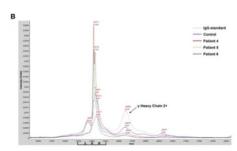



Figure 2 Mass spectra from patient serum samples revealed the clonal  $\lambda$  (A) or  $\kappa$  (B) light chain distribution of the M-proteins. Mass spectra from serum samples of IgG standard, health control and M-protein positive patients with  $\lambda$ - (patient 1-3) or  $\kappa$ - light chain (patient 4-6) were in different colors. Arrows indicated peaks correlated to the [M+2H]<sup>2+</sup> of  $\lambda$  heavy chain.

Identification rapide de protéines

Li J, Front. Oncol 2022

Analyse de microorganismes

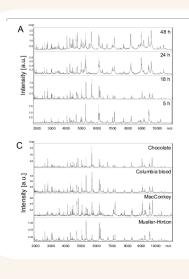

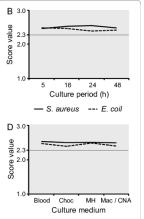

Identification de bactéries

- S. aureus --- E. coil Reich et al. J Bacteriol Parasitol 2013